


Le MICROSCOPE (livre p. 184)

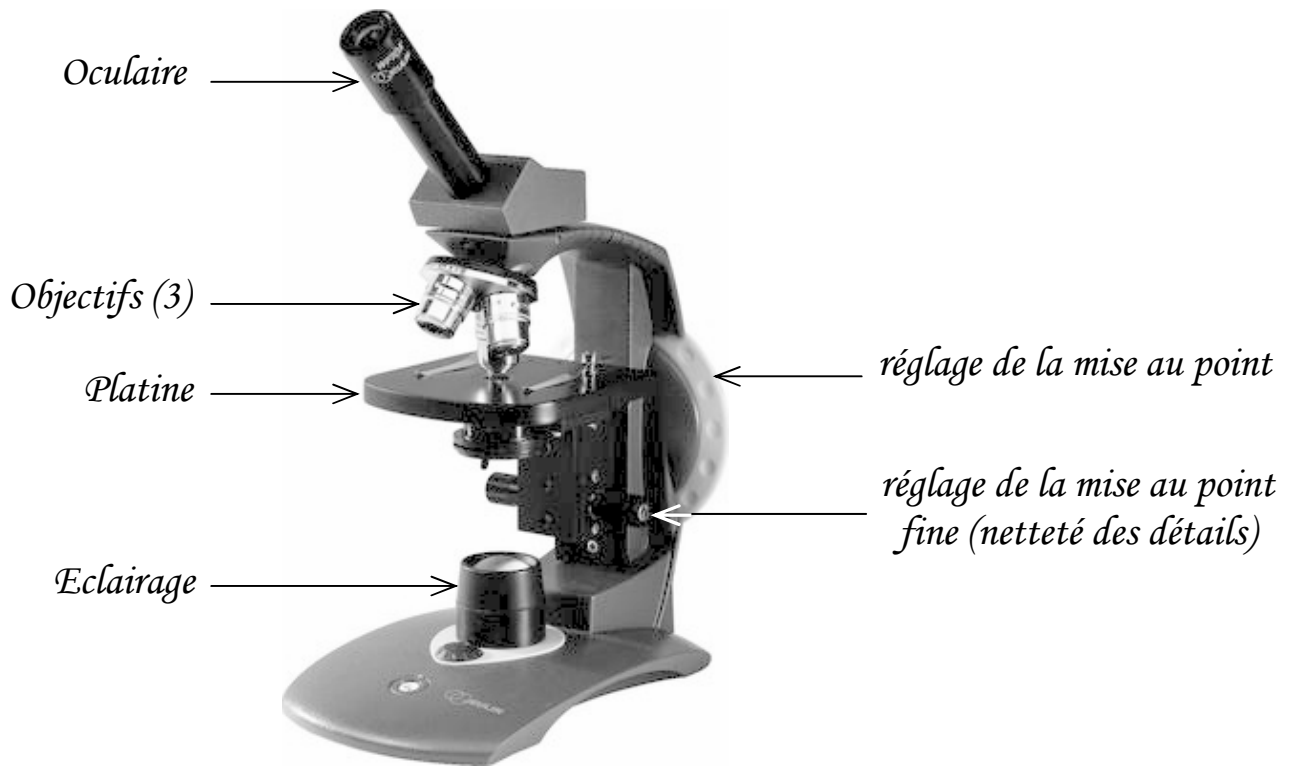

GROSSISSEMENT TOTAL du microscope =
grossissement de l'oculaire × grossissement de l'objectif

REALISER une PREPARATION à OBSERVER Exemple = épiderme d'oignon

lame

①

colorant

②

intérieur de l'écaille d'oignon =
côté « creux » : fine « peau » qui
se détache facilement

③

lamelle

④

⑤

Avec du sopalin, appuie **doucement** sur la lamelle pour absorber le liquide en trop et chasser les bulles d'air

A l'aide des pinces, **étale** bien le morceau de peau sur la lame puis recouvre-le avec la **lamelle**